




ООО «КОМПАНИЯ ХЕЛИКОН»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Инструкция по сборке

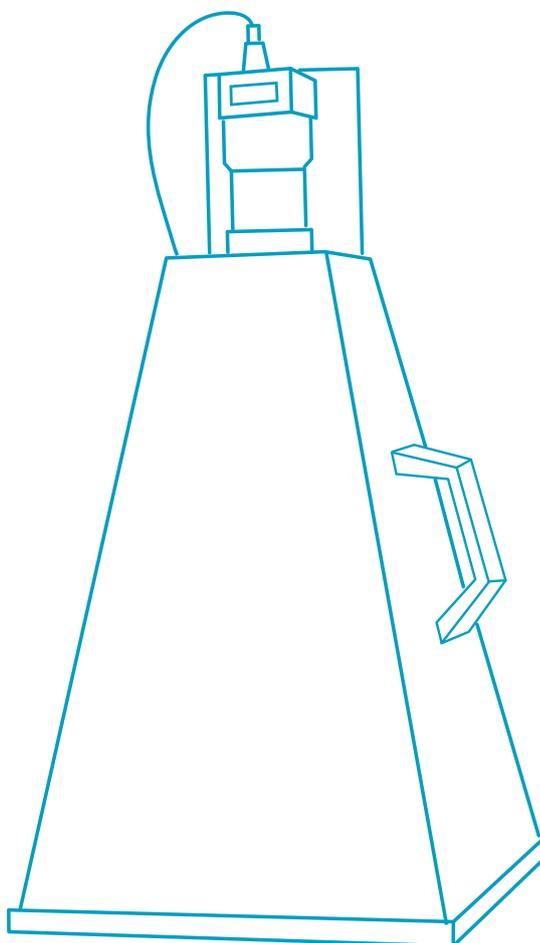

ВИДЕОСИСТЕМА «ВЗГЛЯД»

МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

I Паспорт изделия

1. Общие указания
2. Назначение
3. Технические характеристики
4. Комплектующие
5. Транспортировка
6. Гарантийные обязательства
7. Данные об изготовителе

II Инструкция по сборке видеосистемы

1. Сборка системы видеонаблюдения.
2. Установка системы видеонаблюдения на колпак.

I Паспорт изделия

1. Общие указания.

1.1. Приобретая видеосистему «Взгляд» (далее - устройство или видеосистема), проверьте комплектность и отсутствие повреждений.

1.2. Приступая к эксплуатации прибора, внимательно ознакомьтесь с паспортом изделия и с инструкцией по сборке .

1.3. Ваши предложения и замечания просим направлять по адресу: 121374, Москва, Кутузовский проспект, д. 88, ООО “Компания Хеликон”; тел. +7 499 705-50-50, e-mail: service@helicon.ru

2. Назначение.

Видеосистема предназначена для вывода на экран изображений люминесцирующих следов ДНК в гелях, окрашенных бромидом этидия.

3. Технические характеристики.

3.1. Чувствительность не менее 10нг ДНК.

3.2. Возможность механического масштабирования и фокусировки изображения за счет диафрагмы объектива.

3.3. Максимально возможные размеры исследуемого образца 190 x 190 мм.

3.4. Программное обеспечение, поставляемое в комплекте, позволяет выводить на экран черно-белое изображение исследуемого образца с разрешением до 2592 x 1944 пикселей, производить геометрические измерения люминесцирующих следов ДНК, вести запись видео и делать моментальные снимки.

3.5. Габаритные размеры со стойкой для крепления камеры 200 x 200 x 395 мм.

4. Комплектующие.

1. Колпак;
2. Штатив для крепления камеры;
3. Шестигранный ключ;
4. 3 винта для крепления штатива к колпаку;
5. Крепежный винт для крепления камеры на штативе;
6. Цифровая видеокамера;
7. Объектив высокого разрешения;
8. Светофильтр в оправе;
9. USB кабель для подключения камеры;
10. Программное обеспечение IC Measure с русификацией;
11. Паспорт на светофильтр.

5. Транспортировка.

5.1. Транспортировка системы в упакованном виде допускается на любые расстояния любым видом транспорта при температуре окружающего воздуха от -40 до $+40$ °С.

5.2. После транспортировки при отрицательных температурах окружающего воздуха во избежании появления конденсата включать систему для проверки допускается после двух часов выдержки при комнатной температуре.

6. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.


7. Данные об изготовителе.

Видеосистема изготовлена в ООО «НПФ Хеликон» по заказу ООО «Компания Хеликон».

Заводской номер _____


II Инструкция по сборке видеосистемы

1. Сборка системы видеонаблюдения.

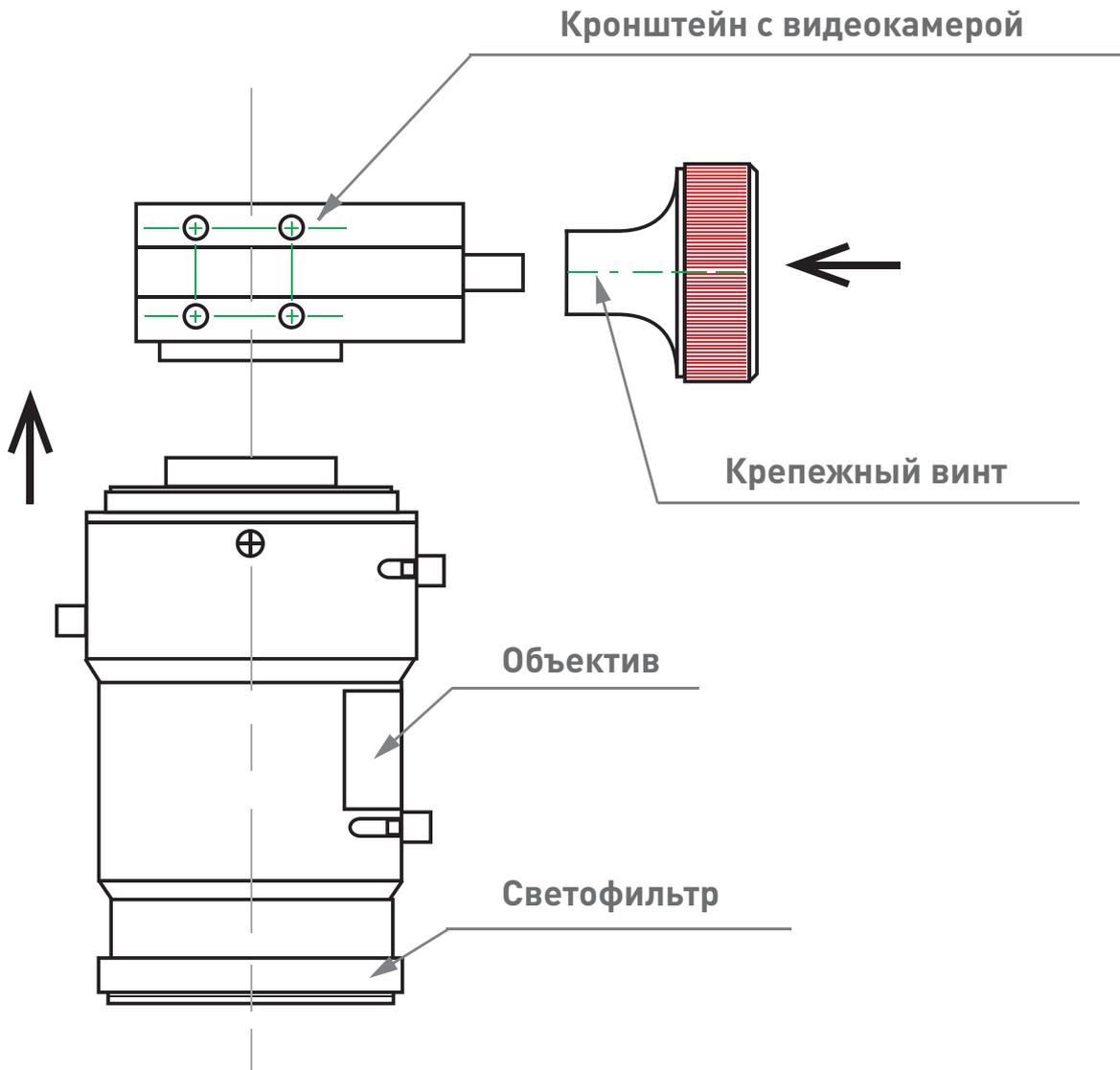


1. Открутите защитное кольцо с камеры;
2. Снимите с объектива маленький защитный колпачок;
3. Вкрутите объектив со светофильтром в камеру;
4. Снимите с объектива большой защитный колпачок;
5. Закрепите (не затягивая) на выступающей шпильке крепежный винт.

2. Установка системы видеонаблюдения на колпак.

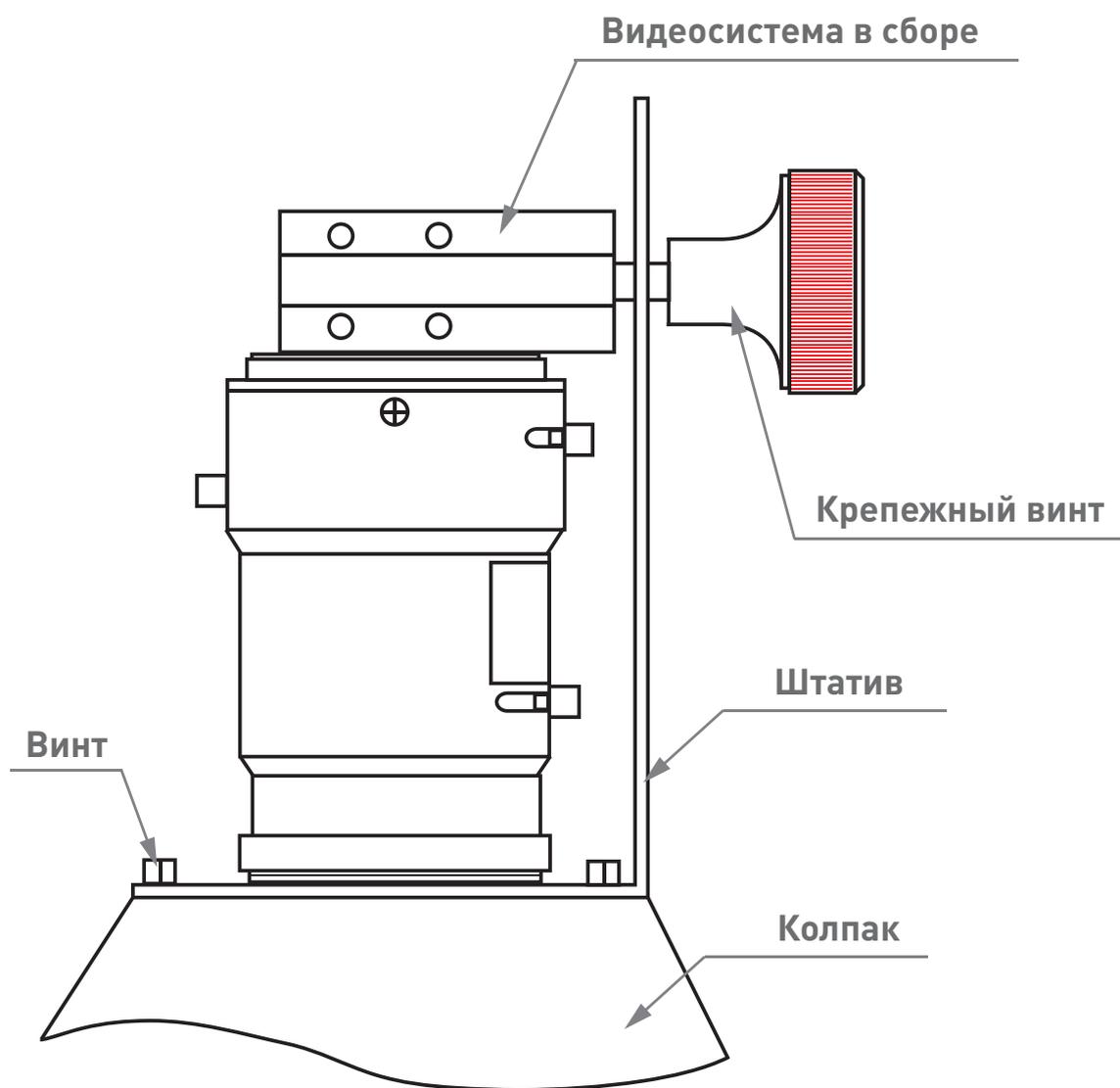

1. Установите на колпак штатив и закрепите его винтами;
2. Установите собранную систему видеонаблюдения в отверстие крышки, чтобы шпилька вошла в паз штатива;
3. Затяните крепежный винт.

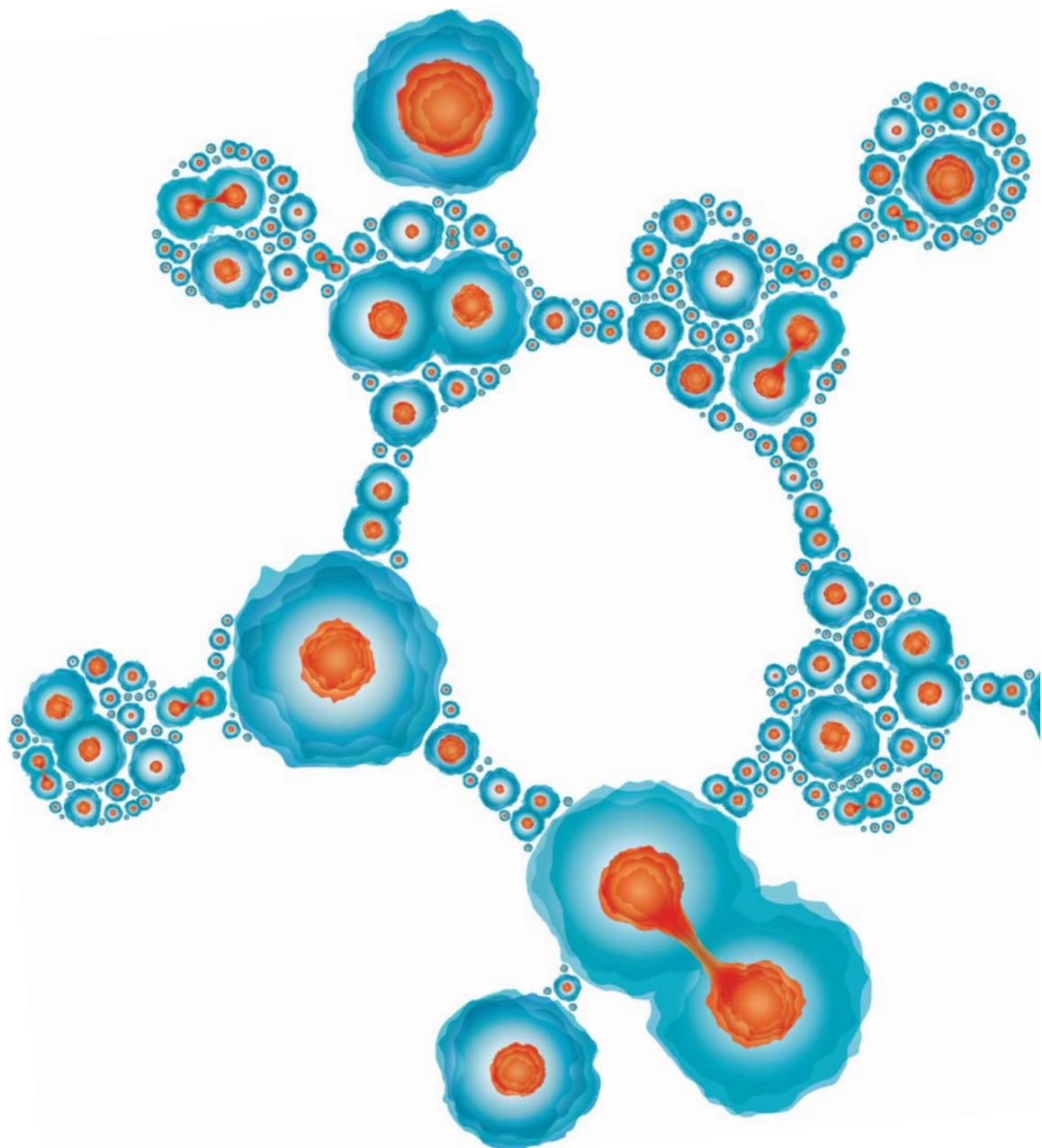

ООО «КОМПАНИЯ ХЕЛИКОН»

121374, г. Москва,
Кутузовский проспект, дом 88
Тел.: +7 (495) 705-50-50
Факс: +7 (495) 930-00-84
mail@helicon.ru

ФИЛИАЛЫ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ:
630090, г. Новосибирск,
ул. Инженерная, д. 28
Тел.: +7 (383) 207-84-85
novosibirsk@helicon.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ПРИВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ:
420021, г. Казань,
ул. Татарстан, д. 14/59, оф. 201
Тел.: +7 (843) 202-33-37
volga@helicon.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ:
195220, г. Санкт-Петербург,
ул. Гжатская, д. 22, корп. 1
Тел.: +7 (812) 244-85-52
spb@helicon.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ:
344116, г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-ая Володарская, д. 76/23а
Тел.: +7 (863) 294-87-66
rostov@helicon.ru

www.helicon.ru